


## CUBETAS PARA APARELHOS DIGITAIS

Marca DEL LAB

### MEDIDAS

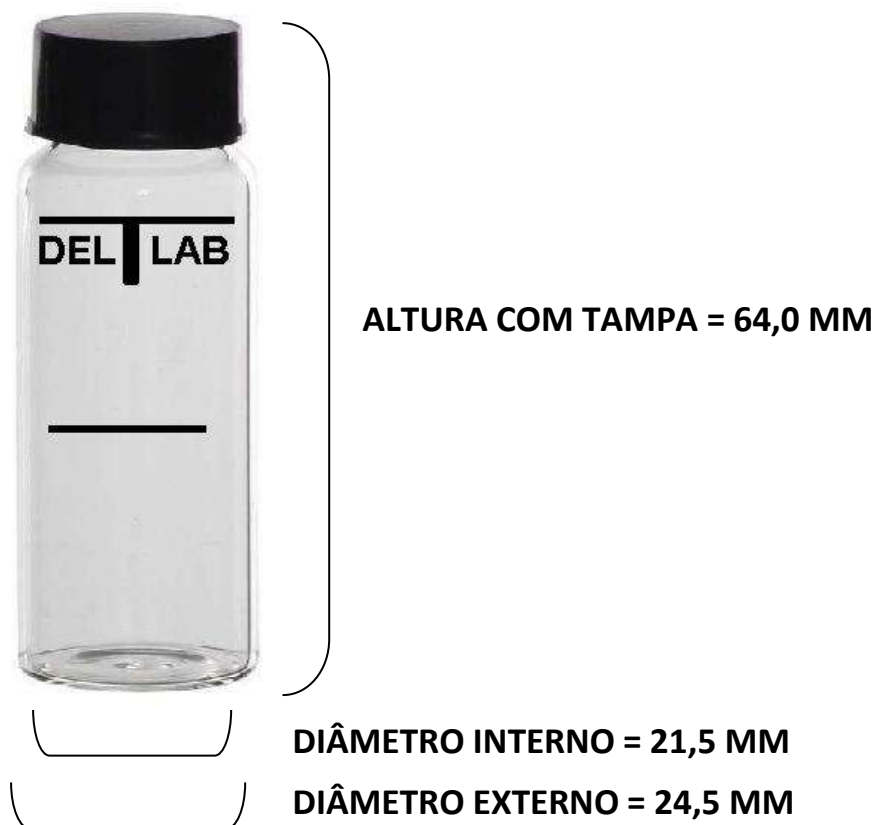

### CUIDADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.

1. As cubetas devem sempre estar completamente limpas, secas e sem riscos importantes.
2. O emprego de uma única cubeta (TURBIDEZ e COR) para a calibração nas faixas baixas e análises de água tratada proporciona uma maior precisão nos resultados.
3. Ao colocar a cubeta no banco ótico mantenha sempre a seta coincidente com a ranhura existente no anel do banco ótico.
4. As cubetas devem ser bem lavadas com água corrente após cada utilização, não utilizando escova ou bucha, apenas um pano macio e detergente neutro.
5. Enxugar somente com papel macio para evitar riscos.
6. As cubetas devem ser mantidas preferencialmente nos orifício da maleta próprios para elas.
7. Durante a manipulação das amostras ou padrões, serem seguras preferencialmente pela tampa para evitar marcas de dedos.

**DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA**

Rua Profª. Ergília Micelli nº 541, Araraquara – SP. CEP: 14808 – 110  
Fone/fax: (16) 3322.7020 e-mail: [vendas@dellab.com.br](mailto:vendas@dellab.com.br)